

P341A - Mikroskop kapesní s osvětlením, zvětšení 60x

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Mikroskop kapesní s osvětlením, zvětšení 60x, napájení LR1130- 3x (součástí balení)

Bezpečnost:


- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Dejte vzorek na rovný povrch
2. Umístěte mikroskop vertikálně s rukou, Objektiv (D) směrem dolů
3. V době nedostatečného světla, zapněte spínač (F) ke spuštění LED svítidla (E)
4. Výhled vzorek o oční čočky (A)
5. Pokud obraz není jasný, zaostřete nastavovacím knoflíkem (C) vlevo a vpravo, dokud se obraz bude nejjasnější.

Vyměňte baterii

1. Šipky označují kryt baterie, proti směru hodinových ručiček otočte a otevřete kryt baterie.
2. Z prostoru pro baterie (G) vyjměte LR1130 baterie. Vyměňte baterie (I).
3. Kryt baterie (H), dotáhněte po směru hodinových ručiček.

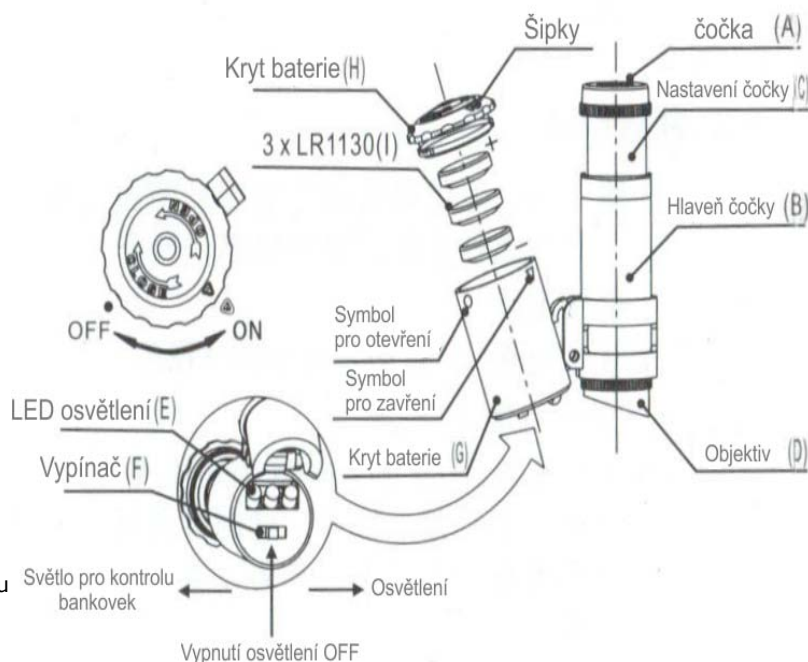

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.